

Seebio Biotech (Shanghai) Co., Ltd.

Building 5,No.508 Chuanhong Road, Pudong,Shanghai 201202, P.R.China Tel:+0086-21-50272981 Fax: +0086-21-50272982 E-mail: service@seebio.cn Web: www.seebio.cn

Seebio® 蔗糖磷酸化酶产品说明书

Seebio® Sucrose Phosphorylase Product Information

【产品名称】

Seebio®蔗糖磷酸化酶(Sucrose Phosphorylase)

【产品编码】

ECE1080B

【包装规格】

产品货号	包装规格
ECE1080B-200U	200U/瓶
ECE1080B-1KU	1KU/瓶

【产品基本信息和用途】

蔗糖磷酸化酶(EC 2.4.1.7)属于糖基水解酶 13 (GH13) 家族,具有糖苷水解酶和转糖苷酶的典型 (α/β)8-barrel 折叠结构。蔗糖磷酸化酶通过双重置换机制完成酶促反应。在反应过程中,底物构型被翻转 2 次,最后底物和产物的构型相同。根据底物的不同,蔗糖磷酸化酶的酶促反应可分为水解、磷酸化和糖基转移三种类型。水解反应的产物是果糖和葡萄糖;磷酸化反应的产物是果糖和葡萄糖-1-磷酸;糖基转移反应的受体类具有混杂性,为含酚羟基、醇羟基及羧基的受体,最终释放出果糖,并催化合成多种糖苷、低聚糖等。

本品来源于 $Bifidobacterium\ adolescentis$,经基因工程改造,具有高耐热活性和高比活性,可在 37° C~ 55° C发挥酶活,酶促反应的最适 pH 为 6.5°

【产品特点和优势】

- 1.本品可用于转葡萄糖基反应;
- 2.本品的固定化酶具有更高的耐热性,可用于糖基 化的工业催化。

【酶活定义】


1 活性单位指在 37 ℃和 pH6.5 下, 1 min 内由蔗糖催化生成 1.0 μM 的 D-果糖所需的酶量。

【贮存缓冲液】

0.1M 磷酸盐缓冲液, PH7.5

【质量指标】

项目	指标
来源	E.coli
分子量	57kDa
比活	≥100U/mg

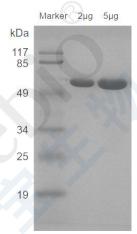

【运输、储存条件和有效期】

- 1.冷藏运输。
- 2.-20℃保存,有效期24个月,避免反复冻融。

【注意事项】

- 1.本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于 临床诊断或治疗,不得用于食品或药品。
- 2.为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

【技术支持服务】

您若有疑问或反馈,请联系 Tel: <u>+0086-21-50272981*6217</u> 或 Email: market@seebio.cn

西宝生物的二维码

